



颚式粉碎机 BB 300

多功能单元，重点关注进料尺寸


RETSCHE BB 300 进料口尺寸高达 130*130 mm, 是 1-40 mm 的物料的理想选择。进料尺寸范围从 5 mm (d 90) 到 26 mm。BB 300 的产量为 600 kg/h。

RETSCHE 颚式破碎机系列有 8 种不同规格。产量和最终细度取决于破碎机类型、所选间隙宽度和样品材料的破碎特性。

设计坚固、操作和清洁简单是 RETSCHE 颚式破碎机型号的特点。少量样品可分批处理，大量样品可连续操作；

稳固 & 多功能

- | 完美的破碎效果
- | 各种无污染的研磨材质
- | 零点调整磨损补偿
- | 连续鄂板间隙设置
- | 研磨腔易于清洁
- | 适合连续研磨
- | 吸尘接头

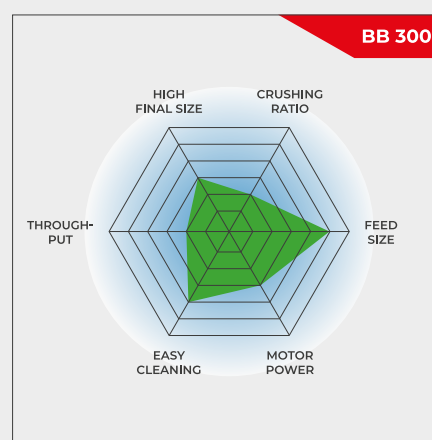

多功能单元，重点关注进料尺寸

颚式粉碎机 BB 300

优于细节

BB 300 颚式破碎机设计坚固，操作和清洁简单。对于不超过 35 升的样品量，BB 300 可以分批使用；对于更大的样品量，则可以连续操作。

破碎后的样品收集在一个可移动的收集器中。

主轴调节装置中集成的贝勒维尔弹簧垫圈可提供额外的过载保护。移动破碎臂的偏心主轴由坚固的制动电机通过三角皮带驱动。最大的皮带轮还充当飞轮，以确保均匀平稳的运行。BB 300 颚式破碎机采用免维护、免润滑的滑动轴承。

颚式粉碎仪 BB 300

零点调整磨损补偿

??
?? RETSCH????????????????
??
????????????????????????????



颚式粉碎仪 BB 300

用户的便利性与最大的安全性相结合

???RETSCH????????????????????????????????????
??
????????????????????????????

用于安全高效的破碎过程

BB 300颚式破碎机配件

破碎鄂板和耐磨板有五种不同的材质可供选择，具体取决于样品和要进行的分析：

- | 锰钢
- | 不锈钢
- | 碳化钨
- | 防重金属研磨钢




颚式粉碎仪 BB 300

特殊要求的颚式破碎机

除了标准型号外，BB 300颚式破碎机还可根据特定应用要求提供特殊型号。

防重金属污染破碎

????????????????BB 300????????????????
 ?????????????????????????????????
 ?????????????????

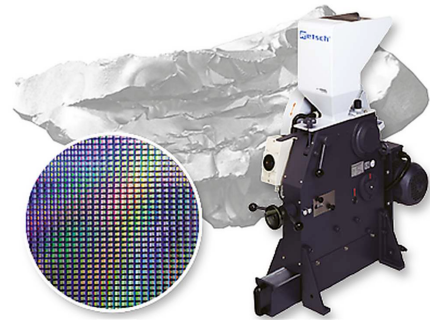

生产线版本

BB 300????????????????????????????????
 ?????????????????????????????????



颚式粉碎机 BB 300

典型样品材料

RETSCH强大的颚式破碎机非常适合对建筑材料、矿石、花岗岩、氧化物陶瓷、石英、矿渣、硅、煤、钨合金、水泥熟料等进行初步破碎。



混凝土



玉制品



玻璃




煤炭

为了找到解决方案，请访问我们的应用数据库。

颚式粉碎机 BB 300

作用原理

BB 300??
??
??
????????????

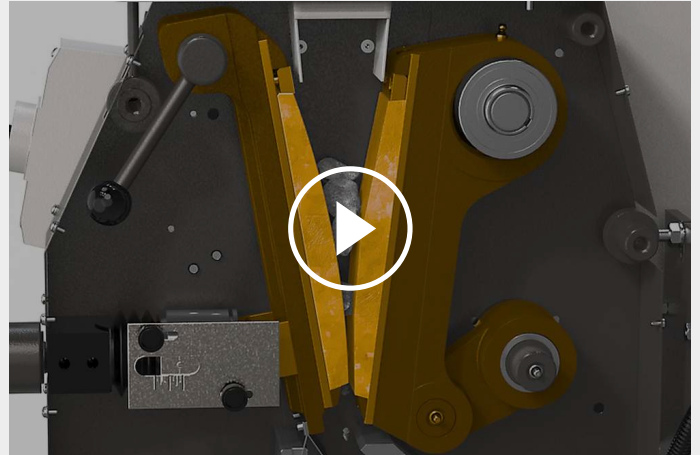

[点击观看视频](#)

颚式粉碎机 BB 300

技术参数

应用	粗粉碎
应用领域	化学 / 合成材料, 地质 / 冶金, 工程/电子, 建筑原料, 环境 / 资源回收利用, 玻璃/ 陶瓷
样品特征	中硬性, 硬的, 脆性的, 硬的
粉碎原理:	压力
最大进样尺寸	小于 130 毫米
最终出料粒度 *	< 5 mm
处理量*:	600kg/h
研磨套件材料:	锰钢, 不锈钢, 碳化钨, 钢 1.1750 (防重金属研磨)
颚板宽度	138 x 198 mm
研磨间隙宽度调节	1 - 40 mm
间隙宽度显示	规模
零点-校准	是
可翻置漏斗	是
加配吸尘器	是
安装装备型供货	可选项
接收槽容积	27.5 l / 35.4 l
驱动	三相电机
驱动功率	3.0 kW
电源数据:	不同电压
电源接头:	三相
防护类型	IP 54
机体尺寸 (宽x高x纵深)	670 x 1450 x 1600 mm
净重	~ 700 kg
标准	CE

受样品材料性质和仪器配置/设定的影响

www.retsch.cn/bb300

ORDER DATA

BB300颚式破碎机

**Jaw Crusher BB 300 complete with breaking jaws and wearing plates
(please order collecting receptacle separately)**

粉碎颚板 / 刮磨板				
20.054.1001		BB 300	3/N~ 400 V, 50 Hz	粉碎颚板为锰钢（精铸型）制；刮磨板为不锈钢制
20.054.1003		BB 300	3/N~ 400 V, 50 Hz	不锈钢 / 不锈钢
20.054.1013		BB 300	3/N~ 400 V, 50 Hz	氧化锆 / 不锈钢
20.061.0001	 	BB 300	3~ 400 V, 50 Hz	tungsten carbide / tungsten carbide, all parts coming into contact with the sample are heavy-metal-free
20.054.1006		BB 300	3/N~ 400 V, 50 Hz	steel 1.1750 / steel 1.0344, for grinding without heavy-metal contamination

其余可选的电源配置机型价格相同

JAW CRUSHER BB 300 VERSION FOR INTEGRATION

Version for integration into a system at the customer's location, with manufacturer's declaration according to EC machine directive, with three-phase motor (voltages on request), without hopper and protective motor switch

20.057.1001		BB 300	粉碎颚板为锰钢（精铸型）制；刮磨板为不锈钢制
20.057.1002		BB 300	不锈钢 / 不锈钢

COLLECTING RECEPTACLES BB 300

05.045.0048		收集容器 镀锌钢 27.5升
-------------	---	----------------------

05.045.0049



收集容器
塑料
35.4升

22.906.0001



收集容积支架, 负重150kg

BB 300配件

1)

BREAKING JAWS BB 300

22.048.0007



颚板
锰钢
1对

22.048.0008



颚板
不锈钢
1对

22.048.0021

颚板
碳化钨
1套

22.048.0025

颚板
碳化钨
1 set, for jaw crusher 20.061.0001

22.048.0019



颚板
1.1750钢
1 pair, for grinding without heavy-metal contamination

WEARING PLATES BB 300

22.711.0004



摩擦板
不锈钢
1对

22.711.0014

摩擦板
碳化钨
1 pair, for jaw crusher 20.061.0001

22.711.0013



摩擦板
1.0344钢
1 pair, for grinding without heavy-metal contamination

FURTHER ACCESSORIES

02.785.0273

Infeed hopper for batch loading

22.351.0004



三角皮带, 1套(4件)