



DZIELNIKI RT 6.5 - RT 75

Otrzymanie bezbłędnych i porównywalnych wyników analizy jest ściśle związane ze **spodobem uzyskiwania próbek**. Tylko próbka reprezentatywna pozwala na przeprowadzenie **wiarogodnych analiz**. Dzielniki typu Joens'a o symbolu RT produkowane przez RETSCH są używane do prostego dzielenia praktycznie każdego materiału sypkiego. Tego typu dzielnik jest idealny do szybkiego podzielenia próbki na dwie, cztery itd. Jest łatwy w użyciu oraz czyszczeniu i nie potrzebuje żadnego źródła zasilania.

ZALETY PRODUKTU


- | stosowany w laboratoriach i nie tylko
- | stosowany w laboratoriach i nie tylko
- | wysoka dokładność ręcznego procesu dzielenia
- | proces dzielenia zgodny z normą DIN 51701/Pt 4

PRZYKŁADOWE APLIKACJE

chemikalia, gleby, kawa, klinkier, materiały budowlane, minerały, mąki, nasiona, nawozy, orzechy, piasek, proszki do prania, proszki metali, wypełniacze, ziarna, ...

ZASADA DZIAŁANIA

Jedno naczynie wypełnione dobrze wymieszanym materiałem jest używane do wsypywania próbki do rozdzielacza. Materiał przechodzi przez szczeliny i jest kierowany w dwie strony po czym trafia do dwóch naczyń zbiorczych umieszczonych przy wylotach z przesiewacza. Każda operacja przesypywania dzieli próbkę dokładnie na połowę. Czynność przesypywania należy powtórzyć odpowiednią ilość razy w zależności od tego jaka ilość próbki jest potrzebna.

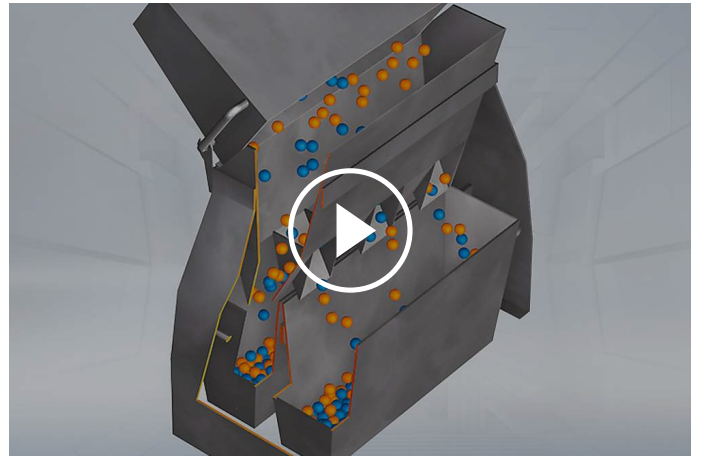

[Kliknij by obejrzeć film](#)

DANE TECHNICZNE

Aplikacje	próbkowanie i podział próbeki
Wielkość szczeliny	RT 6.5: 6,3 mm RT 12.5: 12,5 mm RT 25: 25,0 mm RT 37.5: 37,5 mm RT 50: 50 mm RT 75: 75 mm
Liczba szczelin	RT 6.5: 12 RT 12.5: 18 RT 25: 16 RT 37.5: 12 RT 50: 8 RT 75: 6
Pola zastosowań	biologia, chemia/ tworzywa sztuczne, geologia/ metalurgia, inżynieria/ elektronika, jedzenie, materiały budowlane, medycyna/ farmacja, rolnictwo, szkło/ ceramika, środowisko/ recykling
Materiał wejściowy	materiały sypkie
Wielkość wejściowa*	RT 6.5: ~ 4 mm RT 12.5: ~ 8 mm RT 25: ~ 16 mm RT 37.5: ~ 25 mm RT 50: ~ 33 mm RT 75: ~ 50 mm
wielkość wej. / ilość materiału*	RT 6.5: ≤ 3 l RT 12.5: ≤ 3 l RT 25: ≤ 16 l RT 37.5: ≤ 16 l RT 50: ≤ 16 l RT 75: ≤ 16 l
Liczba podziałów	2
W x H x D	RT 6.5: 30 x 27 x 25 cm RT 12.5: 30 x 27 x 25 cm RT 25: 62 x 42 x 26 cm RT 37.5: 62 x 42 x 26 cm RT 50: 62 x 42 x 26 cm RT 75: 62 x 42 x 26 cm

Waga netto

RT 6.5: ~ 3,5 kg
RT 12.5: ~ 3,5 kg
RT 25: ~ 21,5 kg
RT 37.5: ~ 21,5 kg
RT 50: ~ 21,5 kg
RT 75: ~ 21,5 kg

*w zależności od materiału wejściowego oraz konfiguracji/ustawień urządzenia

www.retsch.com/rt

ZAMÓWIENIA

Collecting receptacle and dividing head of stainless steel, stand of coated sheet steel

40.610.0001		Sample Splitter RT 6.5 with 12 slots, 6.3 mm, W:300 x H:270 x D:250 mm
40.610.0002		Sample Splitter RT 12.5 with 18 slots, 12.5 mm, W:300 x H:270 x D:250 mm
05.000.0019		Spare collecting receptacle 1.5 litres (for RT 6.5 and RT 12.5), 1 piece

SAMPLE SPLITTERS WITH 3 RECEPTACLES 8 LITRES

All parts made of galvanized sheet

40.610.0003		Sample Splitter RT 25 with 16 slots, 25.0 mm, W:620 x H:420 x D:260 mm
40.610.0004		Sample Splitter RT 37.5 with 12 slots, 37.5 mm, W:620 x H:420 x D:260 mm
40.610.0005		Sample Splitter RT 50 with 8 slots, 50.0 mm, W:620 x H:420 x D:260 mm
40.610.0006		Sample Splitter RT 75 with 6 slots, 75.0 mm, W:620 x H:420 x D:260 mm
42.147.0002		Spare collecting receptacle 8 litres (for RT 25, RT 37.5, RT 50 and RT 75), 1 piece