



ŽLIABKOVÝ DELIČ VZORIEK RT 100

Bezchybná a porovnateľná analýza je úzko spojená s **presnou manipuláciou so vzorkou**. Len reprezentatívna vzorka východiskového materiálu môže poskytnúť **zmysluplné výsledky analýzy**. Rotačné deliče vzoriek zaistujú **reprezentatívnosť** vzorky a tým **reprodukovateľnosť analýzy**. Žliabkové delič RT 100 je vybavený násypkou s uzavretým výstupom. Takže môže byť vzorka materiálu **s objemom až 30 l** rovnomerne rozložený pre celú šírku násypky. Výstup sa otvára manuálne páčkou a vzorka je rozdelená. Drážky deliacej hlavy môžu byť nastavené na maximálnu šírku 108 mm. Žliabkové delič RT je ideálne používať na mieste redukcia vzorky materiálu. Deliče sa ľahko obsluhujú, ľahko čistia a sú nezávislé na zdroji elektrickej energie.

VÝHODY PRODUKTU

- | použiteľný v laboratóriu aj v mieste odberu
- | najpresnejší ručný spôsob delenia materiálu
- | optimalizovaný deliaci proces na základe rovnomerného rozloženia vzorky v násypke
- | variabilné nastavenie šírky štrbiny pre delenie hrubého sypkého materiálu
- | postup delenia podľa normy DIN 51701

PRÍKLADY APLIKÁCIÍ

cementový slinok, chemikálie, hnojivá, kovy prášky, káva, minerály, múky, orechy, piesok, plnidlá, prací prášok, pôdy, semená, stavebné materiály, zrná, ...

PRINCÍP FUNKCIE

U žliabkových deličov sa jedna z misiek používa na rovnomerné preklopenie riadne zmiešaného materiálu do deliacej hlavy. Materiál sa prosypáva striedavo smerovanými vývody vľavo a vpravo do dvoch misiek položených pod spodnú časť deliacej hlavy. Pri každom delení sa vstupný materiál rozdelí na polovicu. Tento postup je možné ďalej opakovať až do tej doby, než sa získa požadované rozdelené množstvo.

ŽLIABKOVÝ DELIČ VZORIEK RT 100

TECHNICKÉ ÚDAJE

Aplikácie	odber vzoriek a delenie vzoriek
Oblasť použitia	biológia, chémia / plasty, geológia / metalurgia, jedlo, medicína / farmaceutika, poľnohospodárstvo, sklo / keramika, stavebné materiály, strojárstvo / elektronika, životné prostredie / recyklácia
Vstupný materiál	sypké materiály
Vstupná veľkosť materiálu *	nastaviteľná šírka štrbiny 12/24/36/48/60/72/84/96/108 mm
Veľkosť dávky / vstupné množstvo*	<= 30 l
Počet skupín	2
Š x V x H	72 x 70 x 46 cm
Váha netto	~ 55 kg

* v závislosti na vstupnom materiáli a nastavení zariadenia / nastavenie

www.retsch.com/rt100

OBJEDNACIE DÁTA A ŽIADOSŤ

ŽLIABKOVÝ DELIČ VZORIEK RT 100 S 2 ZBERNÝMI NÁDOBAMI 30 LITROV

Všetky časti sú vyrobené z pozinkovaného plechu

41.610.0001



Žliabkové delič vzoriek RT 100

Nastaviteľná šírka medzery: 12 / 24 / 36 / 48 / 60 / 72 / 84 / 96 / 108 mm

43.609.0001

Kolieska pre RT 100 (1 sada po 4 kolieskach)

05.000.0021

Náhradná zberná nádoba 30 litrov pre RT 100, 1 kus