



HAVANLI ÖÇÜTÜCÜ RM 200

RM200,toz numuneleri,süspansiyonları ve yüksek viskoziteli macun kıvamlı numuneleri karıştırmak ve homojenize edebilmektedir. RM200, analitik ölçekte numune hazırlamak için uygun bir cihazdır. Ağır olan havan,elektronik kontrollü bir motor ile çalıştırılır.Öğütme seti,soğutma ve ısıtma gerektiren çalışmalara uygun olup,temizlenmesi kolaydır. Öğütme haznesinin yapısı farklı malzemelerden seçilebilir.

ÜRÜN AVANTAJLARI

- | Islak ve dondurarak öğütme
- | Ayarlanabilir tokmak ve sıyrıcı baskısı ile tekrarlanabilir sonuçlar
- | Pencere,li,kapalı ve toz geçirmez öğütme haznesi
- | Herhangi bir alete ihtiyaç duymadan,kolay, havan ve tokmak değişimi
- | Yük kontrolü için performans ekranı
- | Tokmak ve sıyrıcı basıncı ayarlanabilir
- | Kontaminasyona karşı öğütme için alternatif malzeme
- | 3 sıyrıcı malzeme (PU,tahta ve PTFE)
- | Havaneli hız 100 rpm



[Videoyu izlemek için tıklayın](#)

APLIKASYON ÖRNEKLERİ

Kül, Çimento klinker, Kimyasal ürünler, coal, Kakao hazretleri, Kok, İlaçlar, Gıda, Homeopatik malzeme, Fındık, İlaç malzemeleri, Planlama malzemeleri, Tuzları, Yağlı tohumlar, Silikatlar, Cüruf, Topraklar, Baharat, Fayans, Maya hücreleri

Örnek hazırlama göreviniz için en iyi çözümü bulmak için uygulama veri tabanımızı ziyaret ediniz

FONKSIYON PRENSİBİ

RM 200, basınç ve sürtünme yolu ile,sıyrıcı parça ve

havan arasına verilen malzemeyi öğütür. Sıyırıcı parçanın görevi, havan ve tokmak arasındaki alana malzeme beslemektir. Tüm numuneler sürekli olarak öğütme işlemine tabi tutulur ve aynı zamanda yoğun bir şekilde karışım sağlar. Tokmak, dönen harç ile temas eder ve örneğin otomatik olarak dönmesine neden olur.

Öğütme, kendi ekseninde hareket eden ayarlanabilir yay basıncı ile birlikte tokmak ağırlığı sonucu elde edilir.



[Videoyu izlemek için tıklayın](#)

HAVANLI ÖĞÜTÜCÜ RM 200

TEKNİK VERİ

Uygulamalar	Kırma, karıştırma, öğütme - kuru ve ıslak
Uygulama alanı	biyoloji, kimya .., tarım
Besleme malzemesi	yumuşak, sert, kırılğan, pasta kıvamında
Boyut küçültme prensibi	basınç, sürtünme
Malzeme giriş büyüklüğü	< 8 mm
Çıkış büyüklüğü	< 10 µm
Parti boyutu / besleme miktarı	10 - 190 ml
Öğütücü hazne hacmi	700 ml
Hız, 50 Hz (60 Hz) de	100 min-1
Hız ayarı	Hayır
Havan eli basınç ayarı	dikey olarak ayar düğmesi + ölçek, düğme ile yatay olarak akustik / görsel kontrol ile
Sıyırıcı basınç ayarı	ayar düğmesi + gözle kontrol ile
Öğütücü elemanların malzemesi	sertleştirilmiş çelik, paslanmaz çelik, tungsten ...
Öğütme süresi ayarı	dijital, 1 - 99 dk / devamlı
Tahrik	yardıncı kapasitörlü 1-faz motor
Elektriksel veriler	farklı voltajlar
Güç bağlantısı	1-faz
Koruma kodu	IP 53
Güç tüketimi	250 W (230 V, 50 Hz) / 290 W (120 V, 60 Hz)
G x Y x D kapalı	400 x 480 x 370 mm (açık 400 x 550 x 510 mm)
Net ağırlık	~ 24.2 kg
Standartlar	CE

* besleme malzemesi ve cihaz yapılandırmasına / ayarlarına bağlıdır

www.retsch.com/rm200

SIPARIŞ BİLGİSİ

HAVANLI ÖĞÜTÜCÜ RM 200

Havanlı Öğütücü RM 200 PU

kazıyıcı ile komple (lütfen havan ve havaneli ayrıca sipariş edin)

20.455.0001



RM 230 V, 50 Hz
200

aynı fiyata diğer elektrikli versiyonlar mevcuttur

HAVAN VE HAVANELİ RM 200

SERTLEŞTİRİLMİŞ ÇELİK

02.460.0018



Havan

02.461.0112



Havaneli

PASLANMAZ ÇELİK

02.460.0057



Havan

02.461.0113



Havaneli

TUNGSTEN KARBÜR

02.460.0021



Havan

02.461.0114



Havaneli

AGAT

02.460.0098



Havan

02.461.0115



Havaneli

SINTERLENMİŞ ALÜMİNYUM OKSİT

02.460.0017



Havan

02.461.0116



Havaneli

ZİRKONYUM OKSİT

02.460.0086



Havan

02.461.0117



Havaneli

SERT PORSELEN

02.460.0016



Havan

02.461.0118



Havaneli

AKSESUARLAR RM 200

SIYIRICILAR RM 200

22.862.0012



Sıyırıcı, PU

22.008.0025



Sıyırıcı, kayın ağacı

22.008.0024



Sıyırıcı, PTFE (örneğin kriyojenik öğütme için)

EK ÖÇELER RM 200

99.200.0012



RM 200 için IQ / OQ Belgeleri