



## NUMUNE BÖLÜCÜ RT 100

Hatasız ve karşılaştırılabilir bir analiz, doğru bir örnek işlemeyle yakından bağlantılıdır. Yalnızca ilk malzemeyi temsil eden bir örnek anlamlı analiz sonuçları sağlayabilir. Numune ayırıcılar, bir numunenin temsil edilebilirliğini ve dolayısıyla analizin tekrarlanabilirliğini sağlar. RT 100, kapalı çıkışı olan bir besleme hunisi ile donatılmıştır. Böylece, 30 litreye kadar numune malzemesi, besleme gözünün tüm genişliği boyunca eşit olarak yayılabilir. Çıkış, bir kol hareket ettirilerek manuel olarak açılır ve numune bölünür. Bölme kafasının yuvaları maksimum 108 mm genişliğe ayarlanabilir. Örnek ayırıcılar RT, örnek materyalin yerinde azaltılması için idealdir. Kullanımı kolaydır, temizlemesi kolaydır ve elektrik beslemesine ihtiyaç duymazlar.

## ÜRÜN AVANTAJLARI

- | Laboratuvarda ve uygulama yerinde kullanım için
- | Yüksek hassasiyetli,manuel ayırma işlemi
- | numuneyi huniye eşit olarak dağıtarak optimize edilmiş bölme işlemi
- | değişken yuva genişlikleri, kaba dökme malzemenin bölünmesine izin verir
- | DIN 51701 standartlarına göre bölme işlemi

## APLIKASYON ÖRNEKLERİ

kahve, kimyasallar, yapı malzemeleri..., çimento klinker

## FONKSİYON PRENSİBİ

Numune bölücülerle, iyi karıştırılmış bir numuneyi bölme kafasına eşit bir şekilde dökmek için kaplardan biri kullanılır. Materyal, ters yönde dönüşümlü olarak düzenlenmiş geçitlerden ayırma başlığı çıkışlarının altındaki iki toplama haznesine doğru ilerler. Her işlemde yem numunesi yarıya indirilir. Bu, gerekli bölme miktarı elde edilene kadar gerektiği kadar tekrar edilebilir.

NUMUNE BÖLÜCÜ RT 100

**TEKNİK VERİ**

|                                       |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Uygulamalar</b>                    | örnekleme ve örnek bölme                                    |
| <b>Uygulama alanı</b>                 | biyoloji, kimya / plastik, tarım, ..                        |
| <b>Besleme malzemesi</b>              | yüksek miktarda malzeme                                     |
| <b>Malzeme giriş büyüklüğü</b>        | Yuva genişliği ayarlanabilir 12/24/36/48/60/72/84/96/108 mm |
| <b>Parti boyutu / besleme miktarı</b> | <= 30 l                                                     |
| <b>Bölüm sayısı</b>                   | 2                                                           |
| <b>G x Y x D</b>                      | 72 x 70 x 46 cm                                             |
| <b>Net ağırlık</b>                    | ~ 55 kg                                                     |

\* besleme malzemesi ve cihaz yapılandırmasına / ayarlarına bağlıdır

[www.retsche.com/rt100](http://www.retsche.com/rt100)

## SIPARIŞ BİLGİSİ

### NUMUNE BÖLÜCÜ RT 100, 2 YUVALI 30 LITRE

**Tüm parçalar galvaniz sacdan imal edilmiştir.**

41.610.0001



Numune Bölücüler RT 100

Slot genişlikleri ayarlanabilir: 12/24/36/48/60/72/84/96/108 mm

43.609.0001

RT 100 için tekerlekler (4 tekerlekli 1 set)

05.000.0021

RT 100 için 30 litre yedek toplama kabı, 1 adet